

公共技术平台组织形态学分平台网上预约使用操作说明：

- 1、登录公共技术平台网站 <http://www.cfzsm.zju.edu.cn>（校内用户 [10.71.132.241](#)），（先注册用户，完成激活、绑卡及加入导师课题组等）；
- 2、输入用户名、密码进入预约登录系统（为保证预约输入界面完整性，非横屏用户请先将浏览界面缩小至 80%，网站正在进一步完善中）；
- 3、点击预约及实验记录，服务预约进行预约；



- 4、第一步选择测试项目，大类分取材、包埋、切片、HE 染色、特殊染色、免疫组化及免疫荧光等，根据实验需求选择所需项目（排序未按先后顺序，正在更新中）；

包埋	肺、眼球、脑、脊髓、皮肤等组织	未设置	<input type="button" value="选择"/>
	骨组织、高分子材料、昆虫、植物等	未设置	<input type="button" value="选择"/>
<b>服务项目</b>			
免疫荧光	双染（抗体自备）	未设置	<input type="button" value="选择"/>
	双染（一个抗体自备，一个平台提供）	未设置	<input type="button" value="选择"/>
	单染荧光（自备抗体）	未设置	<input type="button" value="选择"/>
	双染（抗体平台提供）	未设置	<input type="button" value="选择"/>
	单染荧光（平台提供抗体）	未设置	<input type="button" value="选择"/>
<b>服务项目</b>			
石蜡切片	切片需染色	未设置	<input type="button" value="选择"/>
	只切片	未设置	<input type="button" value="选择"/>
<b>服务项目</b>			
取材	取材	未设置	<input type="button" value="选择"/>

勾选所需完成项目后，下方会出现相应选项，确认无误后，点击下一步；

已选择项目及顺序	服务项目	操作
	取材 -> 取材	删除
	包埋 -> 肺、眼球、脑、脊髓、皮肤等组织	删除
	免疫荧光 -> 双染 (抗体自备)	删除
	石蜡切片 -> 切片需染色	删除

说明：系统会根据选择的顺序保存，如果顺序有误需要删除重新选择；

如您需要取材，请务必勾选此项，否则默认为自己取材送检样本而直接包埋，蜡块如需在平台切白片，请勾选切片，如需染色，请务必勾选切片需染色项。

5、填写预约标题、送样时间及测试项目信息；

**预约标题**

**送样人**

**送样时间**

取材 - 取材	样品名称: <input type="text" value="小鼠肺组织"/> 取材要求: <input type="text" value="最大面平铺"/>	<input type="text" value="18"/>	0.00
包埋 - 肺、眼球、脑、脊髓、皮肤等组织	样品名称: <input type="text" value="小鼠肺"/> 固定液名称: <input type="text" value="福尔马林"/> 固定时间及温度: <input type="text" value="48小时, 室温"/>	<input type="text" value="18"/>	360.00
免疫荧光 - 双染 (抗体自备)	样品名称: <input type="text" value="小鼠肺"/> 抗体名称: <input type="text" value="A (mouse, SantaCruz) ,B (r"/> 荧光颜色: <input type="text" value="不指定"/>	<input type="text" value="18"/>	1350.00
石蜡切片 - 切片需染色	样品名称: <input type="text" value="小鼠肺"/> 切片要求: <input type="text" value="常规切片"/>	<input type="text" value="18"/>	0.00
<b>合计</b>		<b>72</b>	<b>1805.00</b>

根据实验需求完成内容填写，核对收费无误后可点击保存，完成此次预约。必填项如为同类，可复制粘贴，如样品名称多次出现，请复制粘贴即可，正在优化中。

6、持样本送至公共技术平台一楼，现场确认送样及所填信息，非常规取材、包埋及切片信息请务必与工作人员沟通确认，如有抗体（试剂），请现场填写抗体（试剂）接收表，

交由工作人员妥善保存。

测试项目填写说明：

- (1) 固定要求，组织需经福尔马林固定液充分固定 48 小时以上，固定液：组织=10:1，保证组织四周都充满固定液，切勿硬塞进容器；肺组织固定可用棉花顶于上部以防组织漂浮于液面上而固定不全；较大的组织需保证不影响取材面的情况下剖开充分固定；
- (2) 取材：无特殊指定，均按常规解剖要求取材，特殊要求请当面确认；
- (3) 包埋：固定液名称及固定时间如实填写，室温固定还是 4 度固定请标注；
- (4) 切片：切白片及染色片，特殊要求请标注；冰冻切片如有厚度要求，请标注；
- (5) 免疫组化及免疫荧光：抗体自备，需同时提供抗体种属来源、建议稀释浓度、修复方式等详细信息，如有抗体说明书请提供电子版，认真填写抗体（试剂）接收表，并将抗体（试剂）交由工作人员保管；

**如您是第一次送样，请尽量现场填写预约单！**